

## 免提取直扩型核酸释放剂（高效 DNA 提取试剂盒）

### 试剂盒内装物

内装物名称	免提取直扩型核酸释放剂（高效 DNA 提取试剂盒）
货号：	B2029
检测量	50T
免提取直扩型核酸释放剂	0.4ml x50

### [内装试剂储存条件]

本试剂盒内装试剂放置于室温(15° C-25° C) 密闭保存，干燥状态下可保存 12 个月。

### [试剂盒介绍]

本试剂盒采用独特的复合核酸裂解方法，无需加热、离心等步骤，可省时高效的释放拭子样本或唾液痰液样本中的 DNA/RNA。

### [注意事项] [请务必在使用本试剂盒 之前阅读此注意事项]

- 1、样品应常温保存，避免冻融。在采样后 24 小时内进行实验，超过时限会影响提取效率。
- 2、本试剂严禁加热使用。
- 3、试剂内含有刺激性化合物，实验操作时应戴好防护器材(一次性实验手套和防溅眼镜)。不要沾染皮肤、眼睛及吸入口鼻。如沾染皮肤或眼睛应立即用大量清水清洗，必要时应前往医疗机构就医。
- 4、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。

### [操作步骤]

- 1、将沾有待检样本的拭子折断至核酸释放剂保存管内(唾液或痰液加入 40ul)，将盖子盖紧。
- 2、将核酸释放剂保存管颠倒震荡 5-8 次，室温放置 15 分钟以上(运输过程中轻微震荡不影响核酸释放效果)。
- 3、直接吸取上清，上清液中 即含 DNA/RNA。